

DAPI 细胞核染色液

【产品信息】

货号	名称	规格
91-06-0014	DAPI细胞核染色液	1mL

【运输保存】

蓝冰运输。-20°C避光保存，有效期 24 个月。

【使用说明】

1.对于细胞或组织样品，固定后，适当洗涤去除固定剂。随后如果需要进行免疫荧光染色，则先进行免疫荧光染色，染色完毕后再按后续步骤进行 DAPI 染色。 如果不需要进行其它染色，则直接进行后续的 DAPI 染色。

2.对于贴壁细胞或组织切片，加入少量 DAPI 染色液，覆盖住样品即可。对于悬浮细胞，至少加入待染色样品体积 3 倍的染色液，混匀。

3. 室温放置 3-5 分钟。

4. 吸除 DAPI 染色液，用 TBST、PBS 或生理盐水洗涤 2-3 次，每次 3-5 分钟。

5.直接在荧光显微镜下观察或封片后荧光显微镜下观察。细胞发生凋亡时， 会看到凋亡细胞的细胞核呈致密浓染，或呈碎块状致密浓染。