

一次性使用无菌取样三联件

使用说明书

- 一 产品名称
一次性使用无菌取样三联件
- 二 产品信息
1. 结构组成：本品由盖帽、除菌过滤器、母鲁尔接头、管路、滴斗、止液夹和四通组成。
2. 产品预期用途：液体的取样。
- 三 厂家信息
1. 公司名称：苏州欣协生物科技有限公司
2. 公司地址：苏州市吴江区龙桥路1368号青禾创客空间1层及3层
3. 电话：0512-63037851
4. 网址：www.xinxiebio.com
5. 售后服务单位：苏州欣协生物科技有限公司
- 四 注意事项
1. 本品仅限一次性使用，用后销毁，小包装破损禁止使用；
2. 本品经环氧乙烷灭菌，产品无菌；产品有效期两年，过期勿用；
3. 若在使用过程中发现可能的质量疑问，请立即停止使用并迅速通知我公司。
- 五 使用说明
1. 撕开单包装，将产品从包装袋中取出，关闭所有止液夹，注意防止污染；
2. 与要取样的管路连接，通过鲁尔接头连接或无菌接管连接；
3. 打开一根管路的止液夹，挤压滴斗开始取样；
4. 取完样后，把滴斗两端管路进行无菌热合处理；
5. 根据需要取样的次数，进行取样。
- 六 储存条件
本品应贮存在无腐蚀性气体和通风良好的室内，并对本品有充分的保护。

一次性使用无菌取样三联件

生产日期：231023
失效日期：251022
生产批号：231023
货 号：51-01-0013

苏州欣协生物科技有限公司

合格证

产品合格

一次性使用无菌双向连接器

使用说明书

一 产品名称

一次性使用无菌双向连接器

二 产品信息

- 结构组成：本品由盖帽、穿刺器、管路、调节器组成。
- 产品预期用途：液体的转移。

三 厂家信息

- 公司名称：苏州欣协生物科技有限公司
- 公司地址：苏州市吴江区龙桥路1368号青禾创客空间1层及3层
- 电话：0512-63037851
- 网址：www.xinxiebio.com
- 售后服务单位：苏州欣协生物科技有限公司

四 注意事项

- 本品仅限一次性使用，用后销毁，小包装破损禁止使用；
- 本品经环氧乙烷灭菌，产品无菌；产品有效期两年，过期勿用；
- 若在使用过程中发现可能的质量疑问，请立即停止使用并迅速通知我公司。

五 使用说明

- 打开双向连接器的包装，取出双向连接器，关闭调节器，注意防止污染；
- 连接器一端穿刺器插入原液袋/瓶，另一端穿刺器插入转移袋或分装袋；
- 确保原液袋高于转移袋或分装袋，打开调节器，开始转移；
- 根据转移速度的需要，调节调节器控制转移速度；
- 完成后，无菌热合导管，取下转移袋或分装袋。

六 储存条件

本品应贮存在无腐蚀性气体和通风良好的室内，并对本品有充分的保护。

一次性使用无菌双向连接器

生产日期：231023

失效日期：251022

生产批号：231023

货号：51-01-0011

苏州欣协生物科技有限公司

合格证

产品合格

一次性使用无菌取样单联件

使用说明书

一 产品名称

一次性使用无菌取样单联件

二 产品信息

1. 结构组成：本品由盖帽、除菌过滤器、母鲁尔接头、管路、滴斗、止液夹和公鲁尔接头组成。

2. 产品预期用途：液体取样。

三 生产厂家

1. 公司名称：苏州欣协生物科技有限公司

2. 公司地址：苏州市吴江区龙桥路1368号青禾创客空间1层及3层

3. 电话：400-863-1188

4. 网址：www.xinxiebio.com

5. 售后服务单位：苏州欣协生物科技有限公司

四 注意事项

1. 本品仅限一次性使用，用后销毁，小包装破损禁止使用；

2. 本品经环氧乙烷灭菌，产品无菌；产品有效期两年，过期勿用；

3. 若在使用过程中发现可能的质量疑问，请立即停止使用并迅速通知我公司。

五 使用说明

1. 撕开单包装，将产品从包装袋中取出，关闭止液夹，注意防止污染；

2. 与要取样的管路连接，通过鲁尔接头连接或无菌接管连接；

3. 打开止液夹，挤压滴斗开始取样；

4. 取完样后，把滴斗两端管路进行无菌热合处理。

六 储存条件

本品应贮存在无腐蚀性气体和通风良好的室内，并对本品有充分的保护。

一次性使用无菌取样单联件

生产日期：231023

失效日期：251022

生产批号：231023

货 号：51-01-0014

苏州欣协生物科技有限公司

合格证

产品合格

一次性使用无菌鲁尔连接器

使用说明书

一 产品名称

一次性使用无菌鲁尔连接器

二 产品信息

1. 结构组成：本品由盖帽、穿刺器、母鲁尔接头、管路、止液夹组成。

2. 产品预期用途：细胞液和血液等液体的转移。

三 厂家信息

1. 公司名称：苏州欣协生物科技有限公司

2. 公司地址：苏州市吴江区龙桥路1368号青禾创客空间1层及3层

3. 电话：400-863-1188

4. 网址：www.xinxiebio.com

5. 售后服务单位：苏州欣协生物科技有限公司

四 注意事项

1. 本品仅限一次性使用，用后销毁，小包装破损禁止使用；

2. 本品经环氧乙烷灭菌，产品无菌；产品有效期两年，过期勿用；

3. 若在使用过程中发现可能的质量疑问，请立即停止使用并迅速通知我公司。

五 使用说明

1. 撕开单包装，将产品从包装袋中取出，关闭止液夹，注意防止污染；

2. 根据需要使用选择的接头，另一头插入转移袋或分装袋；

3. 打开止液夹，开始液体的转移；

4. 液体转移完后，进行无菌热合处理保存。

六 储存条件

本品应贮存在无腐蚀性气体和通风良好的室内，并对本品有充分的保护。

一次性使用无菌鲁尔连接器

生产日期：231023

失效日期：251022

生产批号：231023

货号：51-01-0010

苏州欣协生物科技有限公司

合格证

产品合格

一次性使用无菌血液团块过滤器

使用说明书

一 产品名称

一次性使用无菌血液团块过滤器

二 产品简图

1. 结构组成：本品由管路、母鲁尔接头、公鲁尔接头、输血滴斗、止液夹组成。
2. 产品预期用途：细胞团块和血液团块的过滤。

三 厂家信息

1. 公司名称：苏州欣协生物科技有限公司
2. 公司地址：苏州市吴江区龙桥路1368号青禾创客空间1层及3层
3. 电话：400-863-1188
4. 网址：www.xinxiebio.com
5. 售后服务单位：苏州欣协生物科技有限公司

四 注意事项

1. 本品仅限一次性使用，用后销毁，小包装破损禁止使用；
2. 本品经环氧乙烷灭菌，产品无菌；产品有效期两年，过期勿用；
3. 若在使用过程中发现可能的质量疑问，请立即停止使用并迅速通知我公司。

五 使用说明

1. 撕开单包装，将产品从包装袋中取出，关闭所有止液夹，注意防止污染；
2. 进液口头端导管与需要过滤产品容器进行无菌接管，如果不方便无菌焊接，可以把接头取下，在生物安全柜或无菌环境中用接头进行连接，出液端与储液袋或转移袋等袋体连接；
3. 打开止液夹，开始液体转移；
4. 完成后，无菌热合导管，取下储液袋或转移袋等。

六 储存条件

本品应贮存在无腐蚀性气体和通风良好的室内，并对本品有充分的保护。

一次性使用无菌血液团块过滤器

生产日期：231023

失效日期：251022

生产批号：231023

货 号：51-01-0012

苏州欣协生物科技有限公司

合格证

产品合格