

## BSA 储备溶液(92-01-0072)

### [组分]

6×75 mL BSA 储液

**[规格]**用于制备 6×1.5 L 的磁分选缓冲液。

**[产品形式]** BSA 原液含有磷酸盐缓冲液(PBS)和 10%牛血清白蛋白(BSA)。本产品不含防腐剂。

**[储存条件]** 2-8°C 避光保存。有效期见试剂外标签。开封后，BSA 原液应冷藏保存，并在 3 天内使用。

### [背景]

BSA 原液用于制备无防腐剂的磁分选缓冲液。在 autoMACS 漂洗液中稀释后，可获得适用于所有磁分选的最佳缓冲液。

### [步骤]

制备不含防腐剂的磁分选缓冲液时，将一瓶 BSA 原液倒入一瓶 autoMACS 漂洗液 (6×1.45 L) 中。

将漂洗液瓶倒置数次，充分混合。磁分选缓冲液的 BSA 终浓度为 0.5%。