

XinBio 无柱式磁极 (货号：91-26-0191)

使用说明书

苏州欣协生物科技有限公司

产品信息：

产品名称：XinBio 无柱式磁极

货号：91-26-0191

型号：O5

规格：6cm*6cm


重量：0.8kg



产品简述：

XinBio 无柱式磁极是基于免疫磁珠分离技术开发的一款细胞分选产品，无需分选柱,目的细胞通过被磁珠标记后置于磁场中被获取,实现和非标记细胞分离的目的，操作便捷、流程简单、高效精准。相较于有柱式分选，无柱式分选没有分选柱的成本和堵柱子的风险，XinBio 无柱式磁极只需搭配一根 5ml 流式管，即可完成多种类型的细胞分选。

操作步骤：

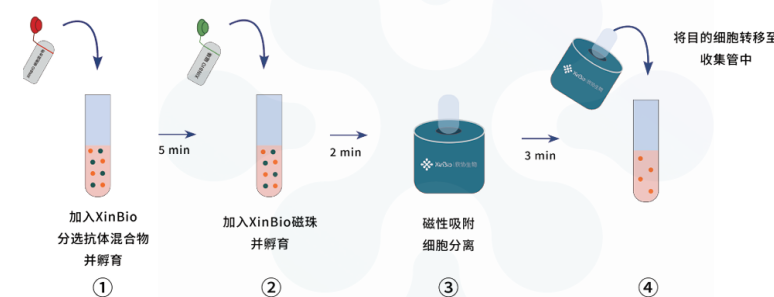

① 5mL 流式管中加入要分选的细胞悬液，将细胞混合抗体加入细胞悬液中，用移液枪轻柔吹打或涡旋振荡 5S，充分混合后室温孵育 5min；

② 抗体孵育完成后，在上述步骤①的细胞悬液中加入磁珠并孵育 2min；

③ 磁珠孵育完成后，加入适量的分选缓冲液，将流式管中的细胞悬液配制至相应的体系；

④ 将带有细胞悬液的流式管放入磁珠中，磁吸附 3min 后，握住磁极将未结合磁珠的目的细胞倾倒入新的离心管中，即为未标记的富集得到的细胞，（最后一滴液体不要倾倒出来，对目的细胞的纯度有影响。）



苏州欣协生物科技有限公司
SUZHOU XINBIO CO.,LTD.

联系我们

电话：400-863-1188
官网：www.xinxiebio.com
邮箱：info@szxxbio.com

产品特点：

- 高效率： 只需 10min 完成分选；
- 高纯度： 纯度可达 98%， 且回收率高；
- 高稳定性： 无需离心， 不受物理外力影响；
- 高便利性： 易上手， 操作便捷；

注意事项：

1. 本产品具有超强磁性， 请远离手机、 电脑、 手表、 心脏起搏器、 磁铁等对磁场敏感物品。
2. 为保护磁极产品， 请勿置于高温和强外界磁场环境。
3. 请勿拆卸磁块。
4. 使用后请使用柔软的清洁布或无尘布擦净本产品， 并妥善放置。

售后服务：

1. 本产品保修一年， 若无法正常使用， 请立即与供应商联系。
2. 因日常损耗或使用不当等原因造成的故障， 不属于保修范围。
3. 未经许可， 私自拆修的不属于保修范围。
4. 产品保修时， 需提供购买凭证。

产包装清单：

No.	产品及附件	数量
1	无柱式磁极	1
2	使用说明书	1
3	合格证	1
4	保修卡	1